


شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی و نگهداری چمبر دمایی ۲۰۰ تا ۴۰- درجه سانتیگراد با حجم داخلی ۳۰۰ لیتر
(سایز A) :

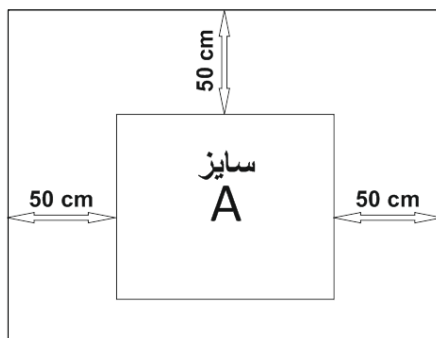

قبل از راه اندازی دستگاه لازم است شرایط زیر مهیا باشد:

دمای محیط کار دستگاه 25°C می باشد و هنگام نصب حداقل فاصله‌ی دستگاه از دیوارهای مجاور باید ۵۰ سانتی متر باشد.

تهویه هوای محیط کار دستگاه برقرار باشد.

حداقل ارتفاع محیط نصب دستگاه ۲۷۰ سانتیمتر باشد.

حداقل مساحت اتاق محل نصب دستگاه ۹ متر مربع باشد.

تغذیه ی الکتریکی دستگاه ۳ فاز ۳۸۰ ولت تک فاز ۵۰ هرتز می باشد که لازم است کابل دستگاه به پریز ارت دار با قابلیت جریان دهی تا ۱۰ آمپر به طور استاندارد، متصل شود.

توجه فرمایید که دستگاه حتما به صورت ایستاده حمل شود.

دستگاه در محل نصب توسط ترمز های چرخ های آن ثابت شود. در صورتی که جابجایی دستگاه در کوتاه مدت مد نظر مصرف کننده نیست، بهتر است وزن دستگاه از روی چرخ ها برداشته شود و شاسی دستگاه با یک کلاف پروفیلی بر روی زمین قرار داده شود.

استفاده از محافظ برق مناسب و یا در صورت امکان دستگاه استابلایزر با توان مناسب جهت محافظت الکتریکی دستگاه توصیه می گردد.