

راهنمای کاربری، شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش، شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری و شرایط کالیبراسیون مانیت گرم دستگاه مانیت گرم ساکو به صورت کاملاً مونتاژ شده تحویل می‌گردد و روش استفاده از آن به شرح ذیل است.

- ۱- سیم برق دستگاه وصل شود. در اینحالت چراغ قرمز دکمه OFF روشن می‌شود.
- ۲- با اعمال فشار بر روی دکمه سبز ON دستگاه روشن می‌گردد.
- ۳- به صورت پیش فرض عدد دما روی ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم است. با کمک دکمه های ۸ و ۷ دمای مورد نظر تنظیم می‌گردد.
- ۴- به صورت پیش فرض زمان گرمایش روی 300s قرار دارد که با کمک دکمه های ۸ و ۷ زمان مورد نظر تنظیم می‌گردد.
- ۵- به صورت پیش فرض زمان خنک کاری روی 200s قرار دارد که با کمک دکمه های ۸ و ۷ زمان مورد نظر تنظیم می‌گردد.
- ۶- با استفاده از کلید مربوط به جک، پیستون مربوطه بالا آورده شود.
- ۷- پس از قرار دادن نمونه بر روی کف پیستون با کلید مربوط به حالت پایین آورنده جک، نمونه به کمک جک به درون سیلندر هدایت می‌شود.
- ۹- درب رویی سلندر دستگاه بر روی موقعیت خود قرار گیرد.
- ۱۰- بعد از اعمال دکمه روشن مراحل مانیت نمونه به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد.
- ۱۱- پس از پایان عملیات مانیت با اعمال دکمه END دستگاه مجدداً برای بهره‌برداری بعدی آماده می‌گردد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

این دستگاه دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش است ..

ضربات مکانیکی وارد به دستگاه و شکستگی مشمول گارانتی نشده و هزینه تعمیرات آن می‌بایست توسط مشتری پرداخت گردد.

نوسانات برق و هرگونه آسیب ناشی از این نوسانات به سیستم کنترلی و بردهای دستگاه مشمول گارانتی نمی‌شود.

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

به هیچ وجه از دستگاه در شرایط محیطی باز و نیز دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد، همچنین در معرض مستقیم مواد شیمیایی استفاده نشود. در غیر اینصورت نصب، استفاده و نگهداری از دستگاه بلامانع است.

کالیبراسیون دستگاه: دستگاه نیاز به کالیبراسیون خاصی ندارد.