

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

الف- میز یا سطح صاف تراز و مستحکم کمی بزرگتر از ابعاد دستگاه

ب- یک عدد رایانه با سیستم عامل ویندوز و اتصالات USB

پ- دما، فشار اتمسفری و رطوبت محیط در حد متعادل (متعارف) آزمایشگاه

ت- محیط دارای گرد و غبار کم

ث- کپسول گاز به درخواست مشتری به همراه رگلاتور برای راه اندازی بخش کنترل اتمسفر

ج- یک عدد سوکت (پریز) برق تک فاز با فیوز مستقل برای راه اندازی کوره

چ- از پاشیده شدن هرگونه سیال بر روی بدنه دستگاه و بخشهای الکترونیکی باید خودداری شود.

ح- از باز کردن سیستم در هنگام روشن بودن کوره یا در هنگامی که هنوز دمای آن به دمای آزمایشگاه نرسیده است جدا خودداری شود.

خ- از تراز بودن زیرلایه و نلغزیدن سیال ( ماده ی ذوب شده) در هنگام آنالیز یا بالا رفتن دما اطمینان حاصل می شود.

د- از وارد کردن شوک به کوره خودداری شود و تنها از سرعت های مجاز موجود در کاتالوگ برای گرمایش استفاده شود.

