

روتومیکس (شیکر روتاتور)

Behdad

شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی بهداد

دارنده گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵



دستگاه روتومیکس توسط شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی بهداد و منطبق با استانداردهای بین المللی جهت استفاده در آزمایشگاههای تشخیص طبی، مراکز درمانی، تحقیقاتی و کارخانجات طراحی شده است. مزایای این دستگاه به شرح زیر میباشد:

مزایا:



✓	Stop و Start جهت چلوگیری از پرتاب ژروف
✓	نمایش سرعت لحظه ای
✓	مجهز به سیستم Over Current Protection جهت چلوگیری از فشار به موتور
✓	دارای مدارات فیلترینگ به منظور کاهش اثر نویز
✓	قابلیت توقف سریع
✓	تنظیم زمان سنه از صفر تا ۹۹۹ دقیقه یا به صورت نامحدود (INF)
✓	تنظیم سرعت از ۰ تا ۴۰۰ دور در دقیقه (RPM)
✓	ذخیره آفرین اطلاعات

(۱۰) اگر به دستگاه فشار مکانیکی بیش از اندازه وارد شود، دستگاه متوقف شده و Error Gripe نمایش داده می شود. پس از رفع فشار مکانیکی و فشردن کلید Start/Stop دستگاه مجدد آماده بکار میگردد.

(۱۱) برای کار با دستگاه بدون محدودیت زمانی کافیست هنگام تنظیم زمان، با استفاده از کلید ▼ زمان را به کمترین حد ممکن کاهش دهید تا -INF- مشاهده شود. برای خارج شدن از این حالت، در منوی تنظیم زمان با استفاده از کلید ▲ مقدار زمان دلخواه را تنظیم نمایید.

(۱۲) دستگاه زمان را بطور معکوس تا لحظه صفر می شمارد و با هر بار تغییر در حین انجام کار مجدد از لحظه تنظیم شروع شده و به صفر میرسد.

(۱۳) در صورت عدم نیاز به استفاده از دستگاه بعد از توقف، کلید اصلی برق را که در پشت دستگاه قرار دارد، در حالت O قرار دهید.

روش صحیح بارگذاری دستگاه

- حداقل ظرفیت بارگذاری دستگاه ۲ کیلوگرم میباشد. بار بیش از میزان تعیین شده موجب صدمات جدی به دستگاه میگردد.

- چهت چلوگیری از برت شدن ژروف حتماً از گیره های نگهدارنده استفاده کنید.

- در هنگام استفاده از گیره های نگهدارنده دقت کنید که لاستیکها کاملاً به ژروف چسبیده و گیره ها کاملاً محکم شده باشند.

- هنگام بارگذاری ژروف در باز از دور مناسب استفاده شود تا مایع از ژروف بیرون نریزد.

تعمیر و نگهداری

در صورت بروز هرگونه خرابی و یا اشکال در دستگاه با نمایندگی فروش و یا دفتر مرکزی شرکت تعامی نمایید.

در صورتیکه دستگاه توسط افراد غیر مجاز بازویا تعییر شود، مشمول گارانتی نخواهد بود و شرکت مسئولیتی در قبال صدمات و خسارات وارده از این طریق نخواهد داشت.

دستورالعمل استفاده از دستگاه

(۱) دستگاه را روی سطح کاملاً افقی قرار دهید. بمنظور چلوگیری از خدمات وارد به دستگاه و عدم ارتعاش دستگاه حتماً آنرا روی یک میز سنگین با پایه های کاملاً محکم قرار دهید.

(۲) مطمئن شوید کلید اصلی برق دستگاه که در پشت آن قرار دارد، در حالت خاموش (حالت ۰) باشد.

(۳) دوشاخه دستگاه را برق شهر وصل نمایید.

(۴) کلید اصلی برق دستگاه را در حالت روشن (حالت I) قرار دهید.

(۵) با فشردن کلید SET امکان تنظیم سرعت فعال می شود. سرعت مورد نظر را با استفاده از کلید های ▲ و ▼ تنظیم نموده و برای ذخیره آن کلید SET را فشار دهید. در این حالت امکان تنظیم زمان فعل می گردد. با استفاده از کلید های ▲ و ▼ زمان مورد نظر را تنظیم نموده و کلید SET را فشار دهید.

تذکر: در صورتی که نیاز به تنظیم مجدد زمان ندارید، پس از تنظیم سرعت دلخواه کلید Stop/Start را فشار دهید تا سرعت مورد نظر دخیره شود.

(۶) پس از بارگیری با زدن کلید start دستگاه در حالت آرام شروع به افزایش سرعت تا سرعت تنظیم شده مینماید.

(۷) در مواقع اضطراری برای توقف قبل از تمام زمان، کلید Stop را فشار دهید دراین حالت دستگاه شروع به توقف آرام مینماید.

(۸) پس از بایان زمان و توقف کامل دستگاه Time End نمایش داده شده و چند

الارم صوتی شنیده خواهد شد.

(۹) برای توقف سریع، کلید Stop را فشار دهید و چند ثانیه فشرده نگاه دارید.