

شرایط محیطی مورد نیاز جهت نصب دستگاه :

دمای محیط آزمایشگاهی بین 20 تا 25 درجه سانتیگراد باشد

شرایط استاندارد رطوبت محیط آزمایشگاهی (±20) 50% باشد

باید محل نصب دستگاه تا حد امکان تراز و صاف باشد

روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه :

جهت تمیز کردن، دستگاه را از دوشاخه برق جدا نموده، ابتدا مقداری دکونکس یا هر ماده ضد عفونی که در دسترس است را بر روی یک گاز اسپری کرده و بر روی دستگاه می کشیم.

توجه 1: از اسپری کردن ماده ضد عفونی به صورت مستقیم بر روی دستگاه خودداری نمایید.

توجه 2: از شستن یا ریختن آب بر روی دستگاه خودداری نمایید.

توجه 3: حتما به صورت روزانه دستگاه را با مواد ضد عفونی (مانند: دکونکس) تمیز نمایید.

توجه 4: در صورت آلوده شدن دستگاه، ابتدا آن را با مواد شوینده تمیز کرده و سپس با مواد ضد عفونی کننده آزمایشگاه (مانند: دکونکس) تمیز نمایید.

توجه 5: استفاده از دستکش و عینک الزامی است.