

کدفرم/ویرایش: F320/00	الزامات نصب دستگاه IQ	شرکت دانش پژوهش فجر
-----------------------	------------------------------	----------------------------

نوع دستگاه: فریزر ۸۰- شماره سریال:

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	بله	خیر		
		ok	سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	۱
		ok	سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی (چرخها- کلیه قطعات پنل برق و کنترل)	۲
		ok	حداقل فاصله دستگاه از اطراف ۳۵ سانتیمتر باشد	۳
		ok	دمای محیط کار بین ۱۵ الی ۳۰ باشد بهترین دمای محیط کار در رنج 22 ± 2 باشد	۴
		ok	رطوبت محیط دستگاه ۲۰٪ الی ۷۰٪ باشد	۵
		ok	مکان نصب دستگاه تراز باشد	۶
		ok	امکانات تهویه هوا موجود باشد	۷
		ok	یک فیوز ۲۵ آمپر از تابلوی برق جداگانه با کابل ۴*۳ ارت دار تا کنار دستگاه جهت نصب مهیا شود	۸
			ولتاژ برق ورودی $220 \pm 10\%$ باشد	۹
		ok	در صورت نوسان برق بیشتر از حد مجاز از استابلایزر مناسب (با در نظر گرفتن استارت راه اندازی و توان مصرفی) استفاده شود	۱۰

تاریخ:

تاریخ تحویل دستگاه:

امضاء مهر: