

شرایط محیطی نصب و راه اندازی و نگهداری

- ✓ با اتصال دو شاخه به پریز برق شهری، راه اندازی صورت می گیرد.
- ✓ این دستگاه را می توان برای دماهای ۳۰ تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد تنظیم کرد و بدنه دستگاه حتی در بالاترین درجه داغ نمی شود.
- ✓ تعداد دور شیکر rpm ۲۰-۱۵۰ است قبل از انتخاب دور به ثابت بودن نمونه ها و پرتاب نشدن آنها مطمئن شوید.
- ✓ محفظه داخلی دستگاه از جنس استیل ۳۱۶ با ضخامت ۴ میلی متر بوده است و قادر به تحمل فشار منفی تا 10^{-3} تور است.
- ✓ از ریختن مواد اسیدی که منجر به آسیب رساندن به بدنه خارجی دستگاه می شود جلوگیری کنید.
- ✓ محفظه داخلی بدنه ضد اسید بوده ولی اگر مواد شما در اثر گرم شدن از خودش بخاراتی تولید می کند، بهتر است پس از استفاده از دستگاه، بدنه داخلی آن را با پنبه آغشته به الکل یا استون تمیز کنید.
- ✓ دستگاه قابلیت تنظیم خلا دارد و بدین منظور در زمان های مورد نیاز پمپ خلا را بصورت خودکار روشن یا خاموش می کند.
- ✓ آون های لمسی (تاچ) در صورتی که قصد کنترل از راه دور آون را دارید از اتصالات اینترنت آون مطمئن باشید.