



شرایط محیطی نصب و راه اندازی

- قبل از روشن کردن پمپ خلأ از تمیز بودن محفظه خلأ اطمینان حاصل شود.
- به منظور پیشگیری از آلوده شدن سطح آشکارساز به هنگام خلأ، قبل از روشن کردن پمپ خلأ از بسته بودن درب محفظه خلأ اطمینان حاصل شود در غیر این صورت هوا بیرون همواره وارد محفظه خلأ شده و پس از عبور از مقابل آشکارساز وارد پمپ خلأ می شود که این امر می تواند موجب آلودگی سطح آشکارساز شود.
- برای جلوگیری از آسیب به سطح آشکارساز پس از انجام آزمایش درپوش آشکارساز گذاشته شود.