



## دستورالعمل استفاده

- ۱- مواد مورد نظر به همراه گلوله ها را درون محفظه قرار داده
- ۲- درب محفظه را به وسیله ی کلمپ های محفظه به طور کاملاً می بندیم
- ۳- برای تزریق گاز خنثی ، گاز را به وسیله ی نازل از یکی از شیر های که بر روی درب محفظه است وارد و شیر دیگر را برای مدتی باز می‌گذاریم تا حداقل به اندازه ۴ برابر حجم محفظه گاز تخلیه شود
- ۴- شیر دوم را بسته و همچنان به تزریق گاز ادامه می دهیم تا به فشار مورد نظر دست یابیم
- ۵- ایجاد خلأ مانند روش فوق انجام می شود با این تفاوت که نیاز به باز کردن شیر دوم نیست
- ۶- محفظه را درون دستگاه گذاشته و با کلمپ دستگاه آن را ثابت می کنیم

---

آدرس : تهران، احمد آباد مستوفی، انتهای خیابان انقلاب، مجتمع عصر انقلاب مرکز رشد واحدهای فناور.

[www.Amin-Asia.com](http://www.Amin-Asia.com)

تلفن: ۰۲۱-۵۶۲۷۶۶۲۵ کد پستی: ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۷ همراه: ۰۹۱۲۵۱۰۱۷۹۰