

## شرایط محیطی مورد نیاز دستگاه ژرمیناتور (گروس چمبر)

ابعاد محیط: برابر فضای اشغال شده توسط دستگاه ، فضای کافی در اختیار سیستم گردش هوای پشت دستگاه قرار دهید.

محل استقرار دستگاه ژرمیناتور (گروس چمبر) باید بین ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد

تهویه محیط: دستگاه را در مکانهایی که رطوبت بالایی دارند و همچنین اطراف موادی که خوردگی دارند قرار ندهید ، رطوبت بالا باعث عدم کارکرد صحیح قسمت های الکترونیکی دستگاه می شود .

دما: حداکثر دمای محیط نباید بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد باشد و ترجیحا دستگاه را در مجاورت هوا قرار دهید .

برق : وجود پریش برق جهت اتصال منبع تغذیه دستگاه به آن

تذکر : از اتصالات و کابل مطمئن جهت تامین برق دستگاه استفاده نمایید .

هرگز دستگاه ژرمیناتور (گروس چمبر) را در نزدیکی آون یا وسایل گرمازا قرار ندهید

مراحل راه اندازی :

جهت راه انداز دستگاه ژرمیناتور (گروس چمبر) ، پس از ارسال و استقرار دستگاه ، کارشناسان این شرکت به آن محل اعزام میشوند و کلیه آموزش های مربوطه را ارائه می نمایند و بعد از آن کاربر تنها با انجام مراحل ذیل میتواند با دستگاه کار کند

-دستگاه را بعد از استقرار در محل مورد نظر بعد از یک ساعت به برق متصل نمایید

طبق آموزش های ارائه شده توسط کارشناس شرکت ، دستگاه ژرمیناتور را برنامه ریزی نمایید و پروسه آزمایش خور را اجرا کنید