

پیوست فنی شماره ۴

موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی ماژول پمپ سه سرنگ مستقل (Three independent Syringe Pump)

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.

- نصب دستگاه باید بر روی میز محکم و حتی الامکان استیل یا آزمایشگاهی انجام گیرد.

- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.

- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.

- دستگاه پمپ سه سرنگ مستقل را باید بر روی میز صاف و عاری از هرگونه ارتعاش نصب نمود.

- برای راه اندازی از دو نوع سرنگ ۵ و ۱۰ میلی لیتری که تحویل داده میشود استفاده میگردد.

- راه اندازی پمپ سرنگی مطابق با دفترچه کاربری صورت میپذیرد.

- در ابتدا سرنگ ۵ میلی لیتری و سپس سرنگ ۱۰ میلی لیتری را در دستگاه قرار دهید.

- بعد از قرار دادن هر کدام از مجموعه سرنگها در داخل دستگاه با استفاده از دستورالعملی که در

دفترچه شرح داده شده است و توسط کارشناس شرح داده میشود به راه اندازی دستگاه پرداخته میشود.

- راه اندازی در دو حالت دستی و اتوماتیک انجام میگردد.