

شرکت نسل امید پژوهش

دستگاه VORTEX

مدل: HShX1



## دستگاه ور تکس

صفحه	فهرست
۳	۱- هشدار
۴	۲- بررسی دستگاه
۵	۳- نحوه راه اندازی دستگاه
۶	۴- تعویض فیوز
۶	۵- مشخصات فنی دستگاه
۶	۶- شرایط کالیبراسیون
۷	۷- شرایط نگهداری
۸	۸- گارانتی
۸	۹- آدرس

## ۱- هشدار

- \* قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار راهنمایی دستگاه را بادقت مطالعه نمایید.
- \* قبل از تمیز کردن دستگاه آن را از برق بکشید و از آب برای شستشوی آن استفاده نکنید.
- \* دستگاه باید توسط فرد دارای صلاحیت سرویس دهی شود.
- \* تنها از کابل‌های اصلی شرکت نسل امید پژوهش که به همراه دستگاه است استفاده گردد.
- \* هنگامی که دستگاه روشن است از جابجایی آن جدا خودداری کنید.
- \* دستگاه باید روی سطحی صاف و غیر قابل اشتعال قرارداده شود.
- \* به منظور کاهش خطر احتمالی صدمه به چشم در هنگام استفاده در دمای بالا زعینکهای ایمنی استفاده نمایید.
- \* در صورت ریختن محلول آزمایشگاهی به داخل دستگاه جهت جلوگیری از هرگونه اتصال دستگاه را سریعاً از برق بکشید.
- \* جهت تمیز نمودن دستگاه بعد از جدا نمودن پاور از دستگاه آن را تنها با یک پارچه مرطوب تمیز نموده و از عوامل و مواد تمیز کننده شیمیایی استفاده نکنید.

## ۲-بررسی دستگاه:

\* دستگاه را با احتیاط از جعبه خارج نموده و آن را بررسی کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید در صورت وجود هرگونه مشکل سریعاً با شرکت تماس گرفته و مراتب را اطلاع دهید.

\* در صورت وجود هر گونه مشکل فیزیکی از دستگاه استفاده ننمایید.

\* موارد زیر در بسته بندی دستگاه موجود می باشد.

۱- دستگاه ور تکس

۲- کابل اتصال برق

۳- راهنمای استفاده از دستگاه

۴- کارت گارانتی

## ۳- نحوه راه اندازی دستگاه

\* دکمه Power را روی حالت off قرار دهید.

\* کابل Power را به دستگاه وصل کنید.

\* ولو م دستگاه را روی حالت MIN قرار دهید

\* با فشار دکمه Power دستگاه را روشن نمایید.

\* حال و لوم را به آرامی در جهت عقربه های ساعت حرکت دهید

\* برای خاموش نمودن دستگاه دکمه Power را روی حالت Off قرار دهید.

\* بعد از قطع نمودن کابل پاور از دستگاه می توانید در صورت نیاز با پارچه مرتبط ان را تمیز نمایید و از مواد خورنده و حلالها برای تمیز کردن استفاده ننمایید.

#### ۴- تعویض فیوز:

در صورتیکه دستگاه با فشار دکمه پاور روشن نشد فیوز پشت دستگاه راچک نمایید در صورت نیاز با فیوز (3A) سالم جایگزین گردد.

#### ۵- مشخصات فنی دستگاه:

ویژگیهای فنی		
Material	NBR	MER
SPEED REGULATION	0 - 1400 RPM	
Input Voltage	220VAC /50 60HZ	ولتاژ ورودی
Dimension	20cm*15cm*11cm	ابعاد
weight	2kg	وزن

## **۶- شرایط کالیبراسیون دستگاه:**

بعد از گذشت ۶ماه از استفاده دستگاه در صورت مشاهده هرگونه اختلال در دستگاه سریعا با شرکت تماس حاصل فرمایید.

## **۷- شرایط نگهداری:**

**هشدار:** در صورت بروز مشکل و ارسال دستگاه برای تعمیرات مورد زیر در نظر گرفته شود

\* تمامی قسمتهای دستگاه عاری از مواد بیولوژیک، شیمیایی و رادیو اکتیو خطرناک باشد.

**هشدار:** قبل از هرگونه فعالیت جهت تمیز نمودن دستگاه حتما آن را از برق بکشید.

\* پس از هربار استفاده در صورت نیاز دستگاه را با یک پارچه خشک و نرم تمیز کنید.

\* جهت حصول اطمینان از طول عمر زیاد دستگاه باید آن را در محیط خشک نگهداری کرد.

## ۸- گارانتی:

شرکت نسل امید پژوهش ضمانت می کند به مدت یکسال از زمان خریداری دستگاه (با توجه به شرایط ذکر شده در کارت گارانتی) در صورت بروز هر گونه مشکل بصورت رایگان قطعات را تعویض نماید. و به مدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش را ارائه نماید، کارت گارانتی محصول در جعبه به همراه دستگاه میباشد در ضمن گارانتی به مواردی از قبیل شکستگی، خورد شدن، ضربه و مخدوش و پاره شدن برچسب گارانتی تعلق نمی گیرد.

## ۹

### شرکت مهندسی پزشکی نسل امید پژوهش

آدرس: تهران خیابان پیروزی خیابان فارابی روبروی موسسه مالی اعتباری ثامن

پلاک ۷۹۶ طبقه ۳ واحد ۵

تلفن: ۰۹۱۰۱۶۶۹۷۷۰

۰۹۳۹۴۳۶۶۹۲۸