

# نگهداری و هشدار

- 1- این دستگاه میبایست فقط به پریز ارت- دار وصل شود.
- 2- هنگامی که دستگاه در حال کار است ، از هرگونه جابجایی آن خودداری فرمایید.
- 3- هرگز دستگاه را بدون آب روشن نکنید و از سر ریز شدن آب جلوگیری نمایید.
- 4- برای رسوب زدایی می توانید از " اسید کلریدریک 10 % " استفاده نمایید.
- 5- برای بررسی صحت کاری دستگاه یک عدد دماسنج را بر روی قطعه ای فوم و یا یونولیت قرار داده، در آن سوراخی ایجاد نموده به گونه ای که جیوه دماسنج داخل آب قرار گیرد و سایر قسمت های آن بیرون آب باشد. سپس دمای خوانده شده را با دمای نمایشگر مقایسه کنید و در صورت وجود اختلاف این شرکت را در جریان قرار دهید.

توجه

! برای تمیز کردن دستگاه، ابتدا آن را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز جدا نمایید. سپس با یک پارچه نمدار دستگاه را تمیز نمایید.

! برای رفع عیوب احتمالی لطفا فقط با " شرکت ایران خودساز " تماس حاصل فرمایید.