

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- این دستگاه توسط کارشناسان شرکت آشکار پرتو پویا نصب و راه اندازی خواهد شد.
- بسته به نوع کاربرد، متغیرهای مورد استفاده در دستگاه متفاوت خواهد بود. در هنگام خرید باید نوع کاربرد مشخص شود تا متناسب با آن متغیر دستگاه که به صورت ماژولی بر روی برد اصلی آن نصب می شود روی آن قرار گیرد.
- می توانید برای کاربردهای متنوع انواع فیلترها را از شرکت تهیه نمایید.
- برای اتصال به اسیلسکوپ از کابل های $\Omega 50$ استفاده نمایید.
- در هنگام اتصال کابل تبلت صنعتی به علامت قرمز رنگ جهت قرار دادن کابل توجه نمایید.
- برای اطلاع از وضعیت دستگاه به حالت های مختلف چراغ وضعیت توجه نمایید.
- علاوه بر اتصال آشکارساز یا دستگاه مولد سیگنال از طریق کابل BNC می توانید آشکارساز را از طریق منفذ ورودی سیگنال توسط رابط مخصوص به بدنه وصل نمایید.
- حتما بدنه دستگاه را به ارت محل استفاده وصل نمایید.
- این دستگاه برای استفاده در محیط های داخلی ساخته شده است.
- از قرار دادن دستگاه در جوار میدان های قوی الکترومغناطیسی، زیر باران و یا روی وسایل داغ خودداری نمایید.
- حداقل زمان رسیدن به تعادل دمایی ۱۵ دقیقه و برای کارهای بسیار دقیق با شرکت مکاتبه نمایید.
- محدوده دمای کاری بین ۱۵ تا ۴۰ درجه می باشد و بهتر است دستگاه در شرایط دمایی ثابتی قرار داشته باشد.
- می توانید برای ایجاد ثبات دمایی از دستگاه پایدار کننده دمایی ساخت شرکت آشکار پرتو استفاده نمایید.