

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- برق تکفاز
- ۲- محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۳- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵% - ۱۰%
- ۴- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

شرایط کالیبراسیون:

هنگامی که قطعه را به سنسور متصل می نمایید، بررسی نمایید قطعه ثابت باشد و نوسان نداشته باشد.

آزمون تحویل دهی:

- ✓ سنسور را به بدنه اصلی متصل نمایید.
- ✓ دستگاه را روشن نمایید.
- ✓ بوسیله کلید **g-adjust** مقدار شتاب گرانش را، با توجه به مقدار عددی در محل آزمایشگاه تنظیم نمایید.
- ✓ قطعه ای را که مقدار وزن آن مورد نظر است به سنسور متصل نمایید.
- ✓ از روی صفحه نمایش دستگاه مقدار وزن را قرائت نمایید.