

شرایط محیطی لازم برای برای نصب، راه اندازی و نگهداری رفرکتومتر پرتابل مدل Pan پریسماتک:

- ۱) رفرکتومتر پرتابل مدل Pan پریسماتک در بیشتر موارد با توجه به شرایط جوی می تواند در فضاهای باز و مسقف مورد استفاده قرار گیرد. با این حال توصیه می شود محلی را برای استفاده دائمی از دستگاه انتخاب کنید که دمای آن بین ۲۰ تا ۲۷ درجه سانتیگراد باشد.
- ۲) دقت کنید که محل قرار دادن دستگاه مرطوب نباشد. رطوبت بیش از حد معمول می تواند وارد بخش های الکترونیکی دستگاه شود و موجب بروز ایرادات سخت افزاری شود.
- ۳) در صورتی که از سنسور در سالن های تولید استفاده می نمایید بهتر است آن را روی یک جعبه یا میز مخصوص قرار دهید تا از ورود احتمالی آب و مواد مختلف به داخل محفظه آن جلوگیری شود.
- ۴) حداکثر دمای بشکه یا بچ مورد نظر ۱۰۰ درجه سانتیگراد
- ۵) از منبع تغذیه ارائه شده همراه دستگاه با ولتاژ 24VDC استفاده نمایید.
- ۶) همواره سعی نمایید شارژ باتری دستگاه بین ۲۰ تا ۸۰ درصد باقی بماند.
- ۷) مدت زمان طولانی دستگاه را به شارژ نزنید و به محظ شارژ شدن آنرا از شارژر خود جدا نمایید.