

شرایط نگهداری و کار با Spray Pyrolysis hot plate :

- دستگاه حتما در زیر هود قرار داده شود.
- استفاده از محافظ برق الزامی است.
- زمین آزمایشگاهی که در آن RTP نصب می شود باید متصل باشد.
- دستگاه از ضربه محافظت شود.
- دستگاه نیاز به برق سه فاز یا تکفاز ۲۵ آمپر دارد.
- به هیچ وجه در حالت باز بودن، دستگاه روشن نشود. نور شدید لامپ ها باعث آسیب شدید به چشم ها خواهد شد.
- در صورت آلوده شدن سطح لامپها، حتما با استفاده از الکل لامپها تمیز شوند.
- حتما فن دستگاه موقع کار کردن روشن باشد
- شیشه ی نسوز در مقابل شوک حرارتی بسیار مقاوم است اما بسیار شکننده است لذا از ضربه زدن به شیشه ی نسوز جدا خودداری شود