

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برای راه اندازی دستگاه برق سه فاز ۱۵ آمپر مورد نیاز است. همراه دستگاه ۴ عدد پایه آهنی ارسال می گردد. به علت لرزش زیاد دستگاه، حتما باید زمین را کنده و پایه ها را توسط سیمان درون زمین کرده و بعد دستگاه را به پایه ها وصل نمایید. توجه کنید که برای این کار حتما پایه ها را به دستگاه بسته و بعد درون زمین و وارد سیمان نمایید.