

### مشخصات فنی کمد نگهداری مواد:

- ۱- دستگاه کمد نگهداری مواد به ابعاد 50\*220\*120 سانتیمتر ضد اسید
- ۲- با فن سانتریفیوژ با موتور 1400 نصب شده بر روی کابین
- ۳- دارای سیستم هشدار الکترونیکی و سنسورهای مخصوص باز ماندن در کابین
- ۴- دارای سیستم هشدار الکترونیکی و سنسورهای مخصوص تجمع بخارات سمی در فضای کمد
- ۵- بدنه با پروفیل و نمای جلو و جدار بیرونی روکش HPL
- ۶- جدار داخلی از جنس HPL ، کابین دو درب از جنس روکش HPL
- ۷- دارای طبقه های از جنس روکش HPL
- ۸- دارای نولاهای ضد اسید
- ۹- دارای تایمر عقربه ای قابل برنامه ریزی

### اهداف آموزشی:

نگهداری مواد شیمیایی و مواد لازم در آزمایشگاه های شیمی و زیست شناسی

### نگهداری و تعمیر:

۱. از کار در مکان هایی که نوسانات برق وجود دارد بپرهیزید.
۲. آب و مواد مرطوب داخل کمد ریخته نشود.
۳. به دستگاه ضربه زده نشود.
۴. با ولتاژ کم روشن شود.
۵. از اتصال کوتاه مداوم خروجی جلوگیری شود.

### شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 10 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.  
ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابی‌های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه‌ها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاه‌هایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویافرآزما تعمیر شود.

### شرایط محیطی نصب و راهاندازی به شرح ذیل میباشد:

- ۱- کنتور برق تک فاز 10 آمپر
- ۲- محدوده دمایی بین 45 تا 0 درجه سانتیگراد
- ۳- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 60% - 10%

### شرایط کالیبراسیون:

- دستگاه یک کمد می باشد.
- بصورت آماده به مرکز ارسال می گردد.
- شرایط تراز بودن را بررسی نموده، زمان مورد نیاز را از متصدی آزمایشگاه پرسیده و تایمر را تنظیم نمایی.
- دستگاه را به برق بزنید و از آن برای نگهداری مواد استفاده نمایید.

### آزمون تحویل دهی:

- دستگاه را به برق بزنید فن شروع به کار مینماید.
- چنانچه فن روشن نشد با شرکت پویافرآزما تماس بگیرید.