


شرکت طیف آزما طب

آزمایشگاهی، مهندسی، تحقیقاتی، آموزشی

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه

این دستگاه نیاز به نصب و راه اندازی و آموزش در محل را دارد دستگاه بایستی نزدیک سینک و شیر آب سرد در آزما یشگاه قرار داشته باشد فاصله از دیوار 20 سانتیمتر بطوریکه دستگاه کامل روی میز قرار داشته باشد لوله های مربوط به خنک کردن را متصل کرده و سایر اتصالات برق دستگاه و بن ماری را نیز انجام دهید دمای آزمایشگاه 25 درجه و رطوبت نسبی آن 65% مناسب برای کار دستگاه است طبق شکل زیر و CD به همراه که روش نصب دستگاه در آن به نمایش گذاشته شده ابتدا کندانسور سپس اتصال انتقال بخارات و در نهایت بالنهارا متصل و گیره های نگهدارنده در محل قرار میدهیم زاویه کندانسور را تنظیم کنید و شیلنگهای آب و خلاء وصل کرده با وصل دوشاخه به پرریز بر ق کلید پاور را روشن در بن ماری آبمقطر ریخته جک را پائین آروید تا بالن مخزن داخل آب قرار گیرد سپس دمای بن ماری را تنظیم و بعد از آن و دور دستگاه تنظیم کنید تا شروع بکار کند در زمان تحویل دستگاه توضیحات لازم نیز ارائه خواهد شد در صورت لزوم در هر موقع زمانی نیاز به راهنمایی باشد تلفن مدیر فنی در دسترس شماست میتوانید تماس گرفته و همکاری لازم در نصب و راه اندازی بعمل آید و یا رفع نقص فنی بعمل آورید لازم به ذکر است خریدار میبایستی تجهیزات و امکانات لازم را در محل نصب آماده نماید

Teif AzmaTeb
Eng. A. Sanami
09121401853

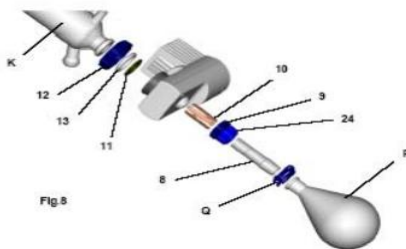

www.teifazmateb.com و www.eforosh.com/teifazmateb

آدرس : تهران - میدان انقلاب - اول جمالزاده جنوبی - کوچه رشتچی - پلاک 25

Tel : 66902280-2 , 66904130 Tel_Fax: 66903896 Mobile : 09121888374