

شرکت طیف آزما طب

آزمایشگاهی، مهندسی، تحقیقاتی، آموزشی

شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی دستگاه

پس از قرار دادن دستگاه در محل مورد نظر در آزمایشگاه موارد زیر را در نظر داشته باشید
تراز بودن دستگاه و پریز برق مناسب و در قرار نداشتن در زیر فن

فاصله دستگاه از دیوار 10 سانتیمتر و دمای آزمایشگاه
میبایستی 25 درجه و رطوبت نسبی آن حداکثر تا 65 درصد
باشد دستگاه تحمل دما بیرونی تا 40 درجه و رطوبت تا 85%
را دارد

لازم به ذکر است این دستگاه را در کنار آون و یا اتوکلاو
قرار ندهید

این دستگاه با وصل دوشاخه به پریز برق و تنظیم دما و در
صورت نیاز تایمر و نگه داشتن ولوم دستگاه با صدای بوق
شروع بکار می نماید

لازم به ذکر است خریدار میبایستی تجهیزات و امکانات لازم را
در محل نصب آماده نماید

Teif AzmaTeb
Eng. A. Sanami
09121401853



Tel : 66902280 -2 , 66432447 Tel_Fax:66903896