


شرایط محیطی نصب و راه اندازی و نگهداری

دستگاه را با دقت از جعبه خارج نموده و در محلی امن روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید.

دستگاه را تنها به اجزایی وصل نمایید که ولتاژ مناسب را به دستگاه می‌رسانند.

به دلیل تولید نور فرابنفش توسط این دستگاه، شرایط ایمنی کاربر در هنگام کار با آنها بسیار حایز اهمیت می باشد. بنابراین، لطفا در هنگام استفاده از دستگش‌های محافظ فرابنفش و یا یک محافظ کامل بدن استفاده نمایید.

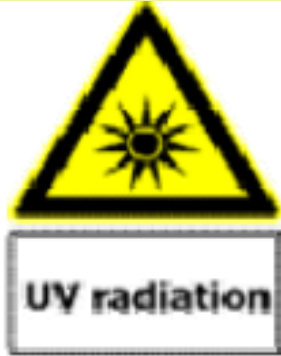

Caution, Ultra-Violet Radiation!



Protect your eyes!

قبل از تمیز نمودن دستگاه، آن را از برق بکشید، کابینت دستگاه می تواند به راحتی با یک پارچه تمیز شود. لطفا مطمئن شوید که مواد مورد استفاده برای تمیز کاری دستگاه، خورنده نیستند و به دستگاه آسیبی نمی رسانند.

جهت تمیزکاری لنز دستگاه، از اشیاء نوک تیز استفاده نکنید، ممکن است که موجب صدمه به دستگاه شوند.

❖ دستگاه نباید هرگز در معرض مواد شوینده زیر باشد: استون، فنول، کلروفرم، تتراکلرید کربن، متانول، اتانول، ایزو پروپیل الکل. در صورتی که دستگاه در معرض مواد فوق باشد صدمات برگشت ناپذیر به آن وارد خواهد آمد.

جهت پاک کردن دستگاه از آلودگی **Rnase** طبق پروتوکل زیر عمل شود:

❖ ابتدا باید دستگاه را با دترجنت معمولی تمیز نمود

❖ سپس برای ۱۰ دقیقه با استفاده از هیدروژن پراکسید ۳ درصد شستشو داده شود.

❖ دوبار با آب مقطر حاوی DEPC (۰.۱٪) شستشو داده شود.