



شرایط محیطی لازم جهت
نصب

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه خشک کن تحقیقاتی گیاهان داروئی خشک کن تحقیقاتی گیاهان داروئی ساخت شرکت در هر آزمایشگاهی با هر شرایطی بایستی کار کند چون یک سیستم بسته و مستقل است.

دستگاه دارای خروجی دود و گاز میباشد که این خروجی از طریق دود کش یا هود باید به خارج از محیط آزمایشگاه هدایت شود.

پریز برق ورودی دستگاه حتما باید ارت داشته باشد.

دستگاه خشک کن نصب و راه اندازی ساده ای دارد.

و در دفترچه راهنمای دستگاه نحوه کالیبراسیون نرم افزاری توضیح داده شده است.

دقت شود برای شستوی دستگاه از دستمال نم دار استفاده شود و حتما دوشاخه دستگاه از پریز خارج شود.

در داخل دستگاه از لامپهای حرارتی برای تولید حرارت تابشی استفاده شده بهتر است دستگاه در یک اتاق مخصوص که تردد و حضور دائم نفرات در آن کم باشد قرار گیرد.

در صورتی که گیاهان یا نمونه در حال آزمایش دارای بخارات سمی باشد حتما دستگاه در زیر یک هود با خروجی کنترل شده باید قرار گیرد.