

## دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال به روش بسته

### شرایط محیطی و گارانتی دستگاه:

- 1- دستگاه را بر روی سکوی آزمایشگاه ( حتما تراز ) قرار دهید. برای تراز بهتر میتوانید پایه های زیر دستگاه را رگلاژ نمایید .
- 2- کابل برق دستگاه را به پریز دیواری مطمئن متصل نمایید ، از اتصال برق دستگاه به سه راهی برق معمولی ، ضعیف و غیر استاندارد جدا خودداری نمایید ، این دستگاه در شرایط استارت تا 5 آمپر برق مصرف میکند بنابر این از سیم کشی و اتصالات اطمینان حاصل نمایید .  
همراه با دستگاه کابل برق مرغوب ارائه میشود ، لطفاً از تعویض آن با کابل ضعیف تر خودداری فرمائید .
- 3- فاصله محل قرار گیری دستگاه تا دیوار پشت آن حداقل باید 20 سانتی متر باشد پشت دستگاه بتواند به خوبی عمل تهویه هوای داخل قسمت الکترونیکی را انجام دهد .
- 4- از قرار دادن هر نوع وسیله بر روی دستگاه جدا اجتناب نمایید .
- 5- این دستگاه حداکثر تا دمای 135 درجه سانتیگراد را کنترل میکند ، استفاده در ماهای فراتر باعث صدمه دیدن سنسور دماسنج دستگاه میشود .
- 6- پس از اتمام آزمون حتما شیر اصلی گاز شهری را ببندید.
- 7- مراقب باشید که روغن و یا مایع مورد آزمون به خارج از کاپ سرایت نکند، نفوذ مایع خارجی به داخل قسمت هیتر باعث سوختن هیتر و یا حتی مشتعل شدن آن میگردد.
- 8- ترجیحا دستگاه زیر و یا نزدیک هود آزمایشگاهی نگه داری شود.
- 9- در صورت بروز هر گونه اشکال در دستگاه ، به هیچ عنوان شخصا اقدام به سرویس و تعمیر دستگاه ننمائید ، تعمیر و سرویس دستگاه که توسط کارشناسان پارسیان تکنولوژی انجام نشده باشد دستگاه را از امکانات گارانتی و خدمات پس از فروش خارج مینماید .
- 10- تحت هیچ شرایط برچسب پلمپ دستگاه را باز ننمائید ، باز نمودن آن و یا مخدوش شدن آن باعث از بین رفتن گارانتی و خدمات آن میگردد .
- 11- تمام دستگاههای پارسیان تکنولوژی دارای سریال ، کد شناسه خریدار و Pin Code اختصاصی میباشند ، در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به سرویس و خدمات پشتیبانی ، با استفاده از کارت خدمات طلایی پارسیان تکنولوژی ، با شماره تلفنهای مخصوص خدمات تماس حاصل فرمائید .