

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه اولترا فریزر منفی ۸۶ درجه سانتیگراد:

| ردیف | الزامات | نتیجه | | توضیحات |
|------|--|-------|-----|---------|
| | | خیر | آری | |
| ۱ | سلامت ظاهری بسته بندی دستگاه در هنگام تحویل | | | |
| ۲ | سلامت ظاهری دستگاه و متعلقات آن | | | |
| ۳ | آسیب احتمالی ظاهری | | | |
| ۴ | تراز بودن محل نصب در حد معمول | | | |
| ۵ | حداقل فاصله ۰.۵- تا ۰.۴ سانتیمتری از اطراف | | | |
| ۶ | دمای محیط تقریباً ۲۰ درجه سانتیگراد | | | |
| ۷ | رطوبت محیط در بازه ۲۰ الی ۶۰ درصد و بدون گرد و غبار و چربی و مواد خورنده | | | |
| ۸ | وجود تهویه مناسب هوا و امکانات لازم | | | |
| ۹ | پریش برق جداگانه و مناسب با اتصال سیم ارت | | | |
| ۱۰ | وجود استبلایزر مطابق با توان مصرفی | | | |
| ۱۱ | تابش نور مستقیم خورشید، گرمای اجاق، بخاری و سایر دستگاه های گرما ساز و مواد اشتعال زا در مجاورت دستگاه | | | |
| ۱۲ | استقرار دستگاه در محل نصب برای مدت حداقل ۴۸ ساعت | | | |