

شرایط محیطی مناسب برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه دستی

نرمی سنج (بلین)

- دمای محیط باید بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد و رطوبت محیط بین ۲۵ تا ۳۵ درصد باشد.
- اتاق آزمایشگاه باید دارای مساحت حداقل ۳۰ مترمربع و به دور از سیمها و کابلهای فشار قوی باشد.
- محل قرارگیری دستگاه دستی نرمی سنج (بلین) باید بدون لرزش و ثابت باشد.
- دستگاه دستی نرمی سنج را حتی الامکان از تجهیزاتی که میدان الکتریکی یا مغناطیسی قوی دارند دور نگه دارید.
- در هنگام باز و بسته کردن سل تراوایی از عدم وجود نشتی از دهانه مانومتر U شکل به کمک گریس سلیکونی اطمینان حاصل نمایید. همچنین این اطمینان از نشتی در قسمت مکنده و شیر متصل به مانومتر نیز باید حاصل شود.
- قطعات دستگاه به ویژه نگهدارنده های لوله مانومتر، سل تراوایی و صفحه مشبک لازم است پس از تست های دوره ای بهتر از چک شوند و فرایند کالیبراسیون برای دستگاه تکرار شود.
- در صورت بروز مشکل برای دستگاه یا یکی از تجهیزات جانبی آن، قبل از انجام هر کاری حتما با مهندسین شرکت مشورت نمایید. در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.