



# شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

هود لامینار فلو کلاس I

مدل راد ۱۳۰

Laminar Flow Hood Class I

RAD130 model

ساخت شرکت رادطب نوین زیست پایا

به سفارش صندوق پژوهش و فناوری نانو ریاست جمهوری

## ۱. نکات مهم در استفاده از دستگاه

- محل استقرار دستگاه نباید روبرو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
- استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.
- در صورت ریختن مایعات روی سطح استیل کار و عبور آن از منافذ و انتقال به زیر سطح با برداشتن سینی ، کف هود و سینی را تمیز و استریل نموده و مجدداً سینی را در جای خود قرار دهید.
- در صورت نیاز به تعویض فیلترهای هود لامینارفلو با این شرکت تماس حاصل فرمائید .