

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دنا ژن تجهیز (مسئولیت محدود)



طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان هیئت- پلاک ۱۵- پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

- ۱- همیشه از سالم بودن دستگاه اطمینان حاصل شود.
- ۲- فضای اطراف دستگاه الکتروفورز پاور جهت سیرکولاسیون مناسب هوا به اندازه حداقل ۱۰ سانتیمتر خالی باشد.
- ۳- با توجه به تامین جریان و ولتاژ بالا توسط این دستگاه، توصیه می شود به هیچ وجه افراد کم تجربه از دستگاه استفاده نمایند.
- ۴- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- ۵- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- ۶- از استون یا هیدروکربن های هالوژنه و یا الکل های غلیظ (بالای ۳۵٪) جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید.
- ۷- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.
- ۸- در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه، حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، با شرکت دنا ژن تجهیز تماس بگیرید.