



آرتاگو



آون آزمایشگاهی خلاء Vacuum Oven

با توجه به گسترش نیازهای آزمایشگاهی به آون‌هایی با قابلیت کنترل اتمسفر و ایجاد خلاء (تا^۳ ۱ میلی بار) در محدوده دمایی ۲۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتیگراد، شرکت آرتاگو اقدام به طراحی و ساخت این دسته از آون‌ها در ابعاد آزمایشگاهی نموده است. میزان خلاء، ابعاد محفظه آون، سیستم کنترل، اندازه گیری دما و فشار کاری طبق سفارش قابل طراحی است.

کاربردها: زمینه های پزشکی،
داروسازی، استریلیزاسیون،
پلیمریزاسیون، راکتورهای
واکنش شیمیایی، خشک کن،
نگهدارنده مواد قابل احتراق
و انفجار.





آرتاكو

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

سیاست شرکت مبنی بر سهولت استفاده از دستگاه توسط کاربر بدون نیاز به تماس‌های مکرر و حضور کارشناسان شرکت است، لذا سعی داریم تا محصولی با بالاترین کیفیت و ساده‌ترین روش استفاده را به مشتری ارائه دهیم. تعهد شرکت در قبال این محصول شامل ۱۲ ماه ضمانت رایگان می باشد.

موارد زیر موجب ابطال قرارداد فوق و خدمات و پشتیبانی شرکت خواهد شد:

- صدمات ناشی از حمل و نقل، نوسانات برق، آتش سوزی یا حرارت زیاد، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده، گرد و غبار شدید، رعد و برق، حوادث طبیعی، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعمل‌های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
- استفاده از دستگاه در مواردی غیر از کاربردهای ذکر شده در راهنما
- تعمیر یا بازکردن دستگاه توسط افرادی به جز تکنیسین های شرکت
- دستکاری یا آسیب در هولوگرام دستگاه
- استفاده از مواد یا گازهای ناسازگار با جنس اجزای دستگاه که باعث خوردگی و آسیب رسیدن به آنها شوند



آرتاگو

رفع اشکال:

محفظه وضعیت خلا را حفظ نمی کند:

- از بسته بودن شیرها اطمینان حاصل نمائید. نسبت به آب بند بودن ورودیها و خروجیها اطمینان حاصل نمائید. واشر درب را بررسی نمائید و در صورت معیوب بودن تعویض کنید. از سالم بودن شیشه اطمینان حاصل کنید. وضعیت تماس شیشه با واشرها و هماهنگ بودن لولاها را بررسی نمائید.

دستگاه روشن نمی شود:

- وجود برق در پریز را بررسی کنید. دو شاخه و سیم اتصال دستگاه را باز دید کنید. وضعیت فیوز دستگاه را بررسی کنید. سلامت فیزیکی کلید اصلی را بررسی کنید.

روی شیشه و بدنه داخلی آثار چربی دیده می شود:

- وضعیت پمپ را بررسی کنید.
- ممکن است ماده قرار داده شده در محفظه منشا این چربی باشد.



آرتاکو

درب به خوبی بسته نمی شود:


- وضعیت قرار گیری آب بند ها را بررسی کنید.
- لولای در کنترل شود.

در صورت بروز مشکلات زیر به سرعت دستگاه را خاموش کرده و با پشتیبانی شرکت تماس حاصل فرمائید:

- برق دار شدن بدنه دستگاه
- گرم شدن غیر طبیعی بدنه
- مشاهده دود یا شعله



آرتاکو

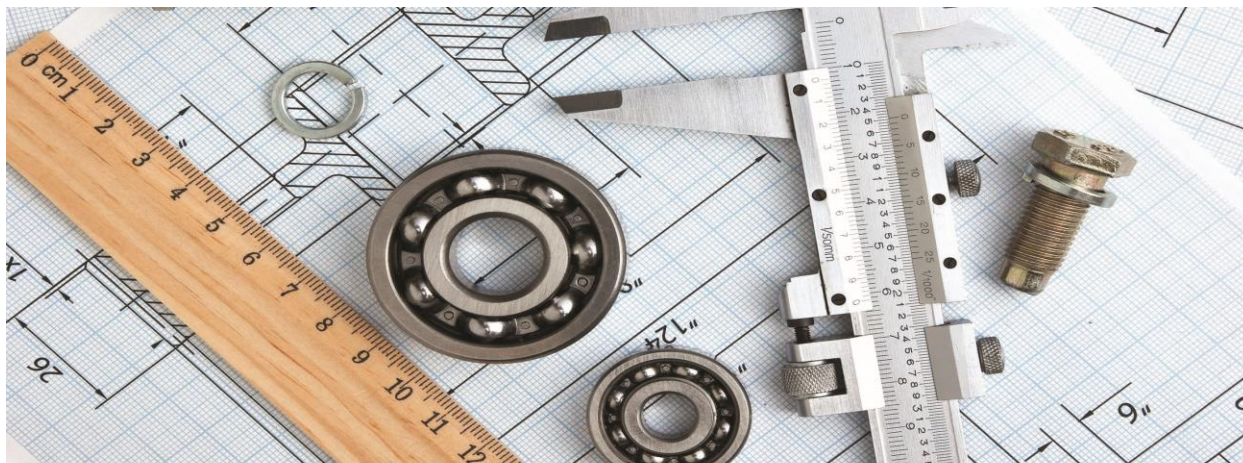

طراح و سازنده تجهیزات تحقیقاتی و صنعتی

**علم گستران
صنعت آرتا**

Scientific Industry Development, ArtaCo.



فعالیت دانش بنیان
در حوزه مهندسی خلاء



آرتاکو

**Scientific Industry
Development, ArtaCo.**

نشانی: شاهرود، خیابان
سرباز، کوچه دوم، پلاک ۳
کد پستی: ۳۶۱۶۶۴۸۱۷۳
تلفکس: ۰۲۳-۳۲۲ ۳۹ ۵۵۹
تلفن: ۰۲۳-۳۲۲ ۲۸ ۴۰۹
همراه: ۰۹۱۲ ۲۷۳ ۰۲۴۳

طراحی سروش
۰۹۱۲۵۲۹۰۰۴



ArtaSID@yahoo.com
CEO:mnazari@shahroodut.ac.ir
nazari_me@yahoo.com