

شرکت پل ایده آل تجهیز

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه شیکر روتاتور

نصب و راه اندازی

- شیکر روی سطحی صاف، تراز، محکم و ایمن قرار داده شود.
- ابتدا کابل دستگاه به آن وصل شده، سپس دوشاخه‌ی آن به پریز دارای ارت متصل گردد.
- کلید روشن/ خاموش در حالت "I" قرار گیرد.
- پس از اتمام تعیین وضعیت اولیه، صفحه نمایشگر آخرین مقادیر اجرا شده سرعت و زمان را نشان می‌دهد.

نگهداری و نظافت

- نگهداری مناسب موجب کارکرد مناسب دستگاه و افزایش طول عمر آن می‌شود.
- در هنگام پاک نمودن دستگاه، مواد پاک‌کننده به درون آن اسپری نشود.
- در هنگام پاک نمودن دستگاه، کابل برق جدا گردد.
- تنها از مواد پاک‌کننده غیر مخرب بر روی بخش‌های مختلف دستگاه استفاده گردد.
- لازم است کاربر پیش از به‌کارگیری سایر روش‌ها برای پاکسازی یا ضدعفونی نمودن دستگاه، از شرکت تولیدکننده به منظور ایمن بودن روش مورد نظر، کسب اطمینان نماید. در حین پاکسازی دستگاه، دستکش‌های ایمنی مناسب پوشیده شود.

شرح مشخصه	توضیحات / مقدار
نام دستگاه	شیکر روتاتور
مدل	PIT10LO
ولتاژ (VAC)	۲۱۰ الی ۲۳۰
حداکثر جریان (mA)	
عملکرد چرخش	اوربیتالی و خطی
فرکانس (Hz)	۵۰
حداکثر توان (W)	۵۰
دامنه سرعت (RPM)	۲۰ الی ۵۰۰
نمایشگر	دیجیتالی
دامنه تایمر	۰۰:۰۱ - ۹۹:۵۹ و عملکرد مداوم
وزن تقریبی (Kg)	۸/۵
حداکثر ظرفیت بارگذاری (Kg)	۷/۵ (تابعی از سرعت)
دمای مجاز محیط (°C)	۵ الی ۴۰
حداکثر رطوبت نسبی مجاز (%)	۸۰
ابعاد خارجی بدون روتور (mm)	۴۲۰×۳۶۰×۱۰۰
ارتفاع×عرض×عمق	

- در صورت نیاز به خدمات پس از فروش و یا تعمیرات، بایستی دستگاه پیش از عودت پاک گردد و در بسته‌بندی اصلی ارسال شود.
- چنانچه از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی‌شود، دستگاه خاموش گردد و در مکانی خشک، تمیز، در دمای اتاق و موقعیتی پایدار قرار داده شود.

