

کدفرم/ویرایش: F320/00	الزامات نصب دستگاه IQ	شرکت دانش پژوهش فجر
-----------------------	------------------------------	----------------------------

شماره سریال :

نوع دستگاه : یخچال آزمایشگاهی

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	بله	خیر		
		ok	سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	۱
		ok	سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی (چرخها- شیشه جلو- کلیه قطعات پنل برق و کنترل)	۲
		ok	حداقل فاصله دستگاه از اطراف ۲۵ سانتیمتر باشد	۳
		ok	دمای محیط کار دستگاه بین ۱۵-۳۰ درجه باشد (بهترین دمای محیط کار در رنج 22 ± 2 باشد)	۴
		ok	رطوبت محیط دستگاه ۲۰٪ الی ۷۰٪ باشد	۵
		ok	در حد معمول تراز باشد	۶
		ok	حداقل امکانات تهویه هوا موجود باشد	۷
		ok	اطمینان از سالم بودن پریز مورد استفاده و همچنین earth آن (برای دستگاه یک پریز مستقل در نظر گرفته شود)	۸
		ok	در صورت استفاده از سیم سیار از کابل (۱/۵ * ۳ یک رشته earth) استفاده شود	۹
		ok	ولتاژ برق ورودی $220 \pm 10\%$ باشد	۱۰
		ok	در صورت نوسان برق بیشتر از حد مجاز از استبلایزر ۴ kva مطابق توان مصرفی دستگاه استفاده شود	۱۱

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :