

# پژشكي كاوش مگا

- دستور العمل كار با دستگاه انكوباتوريخچالدار از دماي - ۵ تا + ۶۰ درجه سانتیگراد
- (۱) - پس از قراردادن دستگاه درجاي ثابت دوشاخه دستگاه را به پریزات داروصل نموده وکلید (**POWER**) را در وضعیت روشن قرار دهید.
  - (۲) - درجه حرارت مورد نظر را روی ترموستات تنظیم نمایید.
  - (۳) - پس از ثبت درجه تنظیمی روی صفحه دیجیتال دستگاه آماده استفاده می باشد.
  - (۴) - پس از خاتمه کار کلید (**POWER**) را در وضعیت خاموش قرار داده و بعد از خارج کردن وسایل سطوح داخلی دستگاه را با یک پارچه نمناک تمیز نمایید .

تذکر :

- (۱) - از حمل و نقل دستگاه در حال کار خوداری نمایید.
- (۲) - از ریختن مایعات داخل محفظه دستگاه در حال کار خودداری نمایید.
- (۳) - در صورت ریخته شدن مایعات داخل محفظه دوشاخه را فوراً از برق خارج نموده و سطوح داخلی دستگاه را با یک پارچه نخی نمناک تمیز نمایید.
- (۴) - در هنگام ایجاد اشکال در کار دستگاه از دستکاری و بازکردن دستگاه جدا خودداری نمایید .

تهران : نارمک انتهای خ شهید آیت نرسیده به فرجام پلاک ۹۷۹  
ساختمان کیان طبقه ۴ واحد ۷  
تلفن : ۷۷۸۹۵۸۷۴ - ۷۷۴۵۸۹۱۷ - ۷۷۴۹۴۳۸۹ تلفکس : ۷۷۴۹۴۳۸۹