

هشدار های ایمنی دستگاه:

۱. در زمان استفاده از دستگاه باید از وضعیت سیستم نصب و نحوه کارکرد آن اطمینان کامل داشت.
۲. دستگاه را روی یک میز تراز و به دور از آلودگی یا گرد و خاک قرار دهید
۳. شرایط محیطی دستگاه در دمای کمتر از 40°C و رطوبت کمتر از ۸۰٪ می باشد.
۴. زمان مجاز تماس در محیط ۸ ساعت در طول روز و ۴۰ ساعت در هفته می باشد.
۵. اتاق نصب دستگاه باید دارای تهویه مناسب و امکان یخ زدگی وجود نداشته باشد.
۶. جهت جلوگیری از خطرات مکانیکی، دستگاه باید روی سطح برآمده ای ثابت شود تا از نفوذ رطوبت و مایعات جلوگیری شود.
۷. از پوشش (کاور) بر روی دستگاه جلوگیری شود.
۸. در صورت روشن نشدن دستگاه پایه فیوز را بررسی کنید و در صورت آسیب فیوز، فیوز تعویض شود. در صورت تکرار مجدد موضوع با تکنسین شرکت تماس حاصل شود.
۹. صرفاً از کابل تغذیه همراه دستگاه استفاده شود
۱۰. از ریختن مایعات بر روی دستگاه خودداری شود
۱۱. از اسپری مستقیم مواد تمیز کننده روی دستگاه خودداری شود
۱۲. از قرار دادن دستگاه در محیط با گازهای اشتعال پذیر اجتناب نمایید
۱۳. از قرار دادن دستگاه در محیط با تداخل الکترومغناطیس بالا خودداری شود.
۱۴. در صورت شنیدن هرگونه صدای نامتعارف، از ادامه کار با دستگاه خودداری شود و با تکنسین شرکت سازنده تماس حاصل نمایید.
۱۵. سرویس دستگاه صرفاً توسط شرکت سازنده صورت گیرد و از کابل تغذیه متناسب با جریان مصرفی دستگاه و مورد تایید سازنده استفاده شود.