



شرکت تکفام سازان طیف نور  
شماره ثبت: ۴۵۳۲۵۵

## شرایط نگهداری دستگاه اسپکتروفوتومتر

### شرکت تکفام سازان طیف نور

- 1- دستگاه باید در محیطی خالی از هرگونه بخار و غبار نگهداری شود (ترجیحا اتاق تمیز).
- 2- هرگونه ارتعاش و نوسان موجب خارج شدن دستگاه از تنظیمات اولیه می شود. لذا دستگاه باید در محیطی بدون هرگونه ارتعاش نگهداری شود (ترجیحا زیرزمین یا طبقه همکف).
- 3- دمای محیط نگهداری دستگاه نباید از ۴۰ درجه سانتیگراد تجاوز کند.
- 4- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع گرمایشی، منابع تولید جریان هوا و پنجره جدا خودداری شود.
- 5- از قرار دادن اشیاء نورگسیل در داخل دستگاه خودداری شود.
- 6- حتی الامکان از جابجا نمودن دستگاه جلوگیری شود.
- 7- جابجا کردن دستگاه فقط از طریق دستگیره های تعبیه شده روی بدنه دستگاه امکان پذیر است. هنگام جابجایی، دستگاه باید حالت تراز افقی و قائم خود را حفظ کند.