

شرکت پویا فرآزما

سانتریفیوژ برقی

نگهداری و تعمیر:

1. بعد از هر بار استفاده، بدنه و داخل دستگاه را تمیز نمایید.
2. داخل دستگاه از نفوذ آب به قسمت موتور و سیستم الکترونیکی ایزوله است ولی برای تمیز کردن داخل دستگاه بهتر است از دستمال آغشته به مایع پاک کننده استفاده شود.
3. لوله های پلاستیکی قابل شستشو میباشد لذا در نظافت آن باید دقت کامل به عمل آید چون در صورت عدم نظافت بتدریج با افزایش جرم، بالانس دستگاه بهم خواهد خورد.
4. داخل لوله ها و اشتر پلاستیکی به منظور محافظت لوله شیشه ای گذاشته شده است، موقع نظافت باید توجه شود که و اشتر از لوله جدا نشود.
5. بعد از اتمام کار دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%

