

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب و ایمنی دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه و ایمنی استفاده به شرح ذیل است:

(۱) فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه به همراه تجهیزات ۳ متر مربع است.

(۲) راکتور در داخل یک محفظه ضربه گیر و بر روی یک میز قرار گیرد که لرزشی نداشته باشد.

(۳) در حین کار دستگاه، از دست زدن و باز کردن در راکتور و دستکاری اتصالات جدا خودداری شود.

(۴) اتاق مجهز به سیستم خنک کننده باشد.

(۵) پس از رسیدن دما به حدود ۶۰ درجه سانتی گراد و هنگامی که فشار بر روی نمایشگر عدد صفر را نشان داد، می توان در راکتور را باز کرد.