

شرکت پویا فرآزما

سانتریفیوژ دستی مکانیکی

نگهداری و تعمیر:

1. در کار روزانه نباید سانتریفیوژ را با درب باز به کار انداخت.
2. استفاده از لوله های مناسب و همراه دستگاه و رعایت توازن لوله ها و حجم نمونه ها هنگام استفاده از سانتریفیوژ از نکات اساسی در استفاده صحیح سانتریفیوژ می باشد. تفاوت وزن لوله های حاوی نمونه که مقابل هم قرار گرفته اند نباید بیشتر از 1% باشد.
3. لازم است درب لوله های حاوی خون قبل از سانتریفیوژ بسته شود تا از پخش آروسل در محیط جلوگیری گردد.
4. تمیز نگهداشتن سانتریفیوژ در کاهش انتشار آلودگی ها بسیار مهم است و باید در فواصل زمانی هر 14 روز انجام شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمای بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

