

شرکت پویا فرآزما

دستگاه هات پلیت مگنت دار

نگهداری و تعمیر:

1. دستگاه بدون قرار دادن ظرف حاوی محلول روی آن روشن نشود.
2. در صورت شکستن ظرف حاوی مایع روی دستگاه بلافاصله ولوم تنظیم گردش روی صفر قرار گرفته و دستگاه را از برق جدا نموده و صفحه دستگاه را خشک نمایید.
3. از ریختن هرگونه مواد اسیدی یا بازی و شوینده ها روی دستگاه و بدنه خودداری نمایید.
4. از تماس بدن یا نزدیک کردن دستگاه به میدان های مغناطیسی قوی و یا کار با جریان برق با نوسانات شدید خودداری نمایید.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- دستگاه را بدون قرار دادن ظرف مورد نظر جهت حرارت دادن روشن نفرمایید.
- 2- دور از میدان مغناطیسی خارجی باشد.
- 3- در محل آزمایشگاه از نوسانات الکتریکی جلوگیری نمایید.
- 4- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 5- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 55% - 10%
- 6- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

