

شرکت پویا فرآزما

لیزر قرمز LA-23847-V

نگهداری و تعمیر:

1. نور لیزر بصورت مستقیم به چشم نتابد.
2. محیط کار کاملاً تاریک باشد.
3. از ضربه زدن دستگاه خودداری شود.
4. ولوم پشت دستگاه را کاملاً بسته و دستگاه را روشن و خاموش نمایید.
5. استفاده مستمر از حداکثر توان خروجی موجب کاهش طول عمر تابش دهنده لیزر میگردد.
6. در صورت صدمه وارد آمدن به قطعات الکترونیکی دستگاه و یا از کار افتادن آن حتماً با شرکت فروشنده تماس حاصل نمائید.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

