

شرکت پویا فرآزما

لامپ سدیم به همراه پایه و منبع تغذیه مدل LH-25777-A

نگهداری و تعمیر:

1. دستگاه هرگز بدون لامپ روشن نشود.
2. در هنگام روشن بودن تغذیه سوکت اتصال لامپ هرگز قطع نگردد.
3. لامپ بصورت عمودی استفاده شده و از روشن نمودن آن تحت زوایای دیگر خودداری گردد.
4. هرگز در هنگام روشن بودن لامپ به داخل دریچه روشنایی خیره نشوید.
5. از اتصال سایر لامپ های تولید شرکت پویا فرآزما به منبع لامپ سدیم خودداری شود.
6. اتصال ارت (زمین) تغذیه حتماً رعایت شود.
7. از وارد کردن دست بداخل دریچه نور یا ضربه زدن یا ریختن مایعات روی منبع و یا لامپ جداً خودداری فرمایید.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

