

شرکت پویا فر آزما

دستگاه منبع تغذیه های ولتاژ

نگهداری و تعمیر:

1. آب و مواد مرطوب روی دستگاه ریخته نشود.
2. به دستگاه ضربه زده نشود.
3. از تغییر ناگهانی ولتاژ پرهیز شود.
4. در محل آزمایش میدان مغناطیسی الکتریکی قوی وجود نداشته باشد.
5. ابتدا پیچ ولتاژ را ببندید و سپس کلید ON/OFF را بزنید.
6. جهت تعویض لامپ ابتدا منبع را خاموش نمایید.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- مانع نوسانات برق شوید.
- 2- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 3- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 4- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

