

شرایط محیطی لازم برای
نصب و راه اندازی و
نگهداری

**هود لامینار فلو کلاس III
گلوباکس با فیلتر آلوستینا
مدل بایو راد III**

**Laminar flow. Class III,
Bio RAAD III model
Glove Box with Alostina Filter**

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی رادطب نوین
به سفارش صندوق پژوهش و فناوری نانو ریاست جمهوری

۱. نکات مهم در استفاده از دستگاه

۱. محل استقرار دستگاه نباید روبرو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
۲. استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.
۳. در صورت ریختن مایعات روی سطح استیل کار و عبور آن از منافذ و انتقال به زیر سطح با برداشتن سینی ، کف هود و سینی را تمیز و استریل نموده و مجدداً سینی را در جای خود قرار دهید.
۴. در صورت نیاز به تعویض فیلترهای هود لامینارفلو با این شرکت تماس حاصل فرمائید .