

شرایط نصب و راه اندازی دستگاه سانتریفیوژ :

- قرار دادن رو سکو جهت تراز بودن دستگاه.
- قرار دادن دستگاه در محلی امن
- نمونه های قرار گرفته در باگت ها حتما دارای توازن باشند و دستگاه بالانس باشد
- در صورت قطع برق برای باز کردن درب از حلقه اضطراری که در زیر دستگاه قرار دارد استفاده شود.
- چنانچه دستگاه تحت هیچ شرایطی بالا نیاید کاربر مجاز است فیوز دستگاه که در پشت دستگاه تعبیه شده را عوض کند.
- از شستشوی دستگاه با محلول جدا پرهیز نمایید- لذا برای تمیز کردن کاسه از پارچه مرطوب استفاده نمایید.
- در صورت استفاده از تاکومتر از محل تعبیه شده بر روی درب دستگاه استفاده شود.

با تقدیم احترام

شرکت پویش طب آداک

