

نکات مهم پیرامون دستگاه منبع تغذیه ۳۰۰ ولت DC سرآمد

- بدنه و داخل دستگاه با آب شستشو نشود.
- مانع ریخته شدن آشغال داخل مجرای هوا شوید و از ورود اشیا به داخل فن دستگاه خودداری شود.
- از ورود اشیا به خصوص هادی الکتریسیته به داخل دستگاه جلوگیری شود. (خطر برق گرفتگی و صدمه به دستگاه)
- در حین کار با دستگاه استفاده از دستکش مخصوص الزامی می باشد.

در صورت بروز هر گونه مشکل در عملکرد دستگاه با واحد خدمات و پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایند. بدیهی است در صورتی که دستگاه توسط افراد یا شرکت های ثالث مورد تعمیر قرار گیرد، این شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای تعمیر و راه اندازی مجدد دستگاه نداشته و گارانتی دستگاه باطل می گردد. شایان ذکر است که فقط کارشناسان این شرکت مجاز به انجام تعمیرات احتمالی می باشند.