



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

شرایط محیطی:

- ✓ دستگاه به صورت رومیزی ارائه می شود و نیاز به نصب ندارد.
- ✓ با توجه به ابعاد دستگاه میز استاندارد آزمایشگاهی با ابعاد مناسب نیاز می باشد.
- ✓ کارکد صحیح و درست و طول عمر دستگاه در محیط آزمایشگاهی با دما (۲۰- تا ۷۰ درجه سانتیگراد) و رطوبت استاندارد (۰ تا ۸۰٪) و عاری از گرد و غبار تضمین می گردد.

شرایط نگهداری:

- مراقبت منظم باعث افزایش طول عمر دستگاه می باشد.
- دستگاه بطور مستقیم در برابر نور شدید خورشید و سایر منابع حرارتی قرار ندهید.
- در صورت مشاهده خرابی، دستگاه را به بخش سرویس تعمیرات شرکت تحویل دهید در صورت هر گونه باز شدن توسط افراد غیر مسئول شرکت هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نخواهد گرفت.
- از محلول های نفتی و بنزینی و تینری برای تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید.
- هرگز دستگاه را داخل آب و یا هر مایع دیگری غوطه ور نکنید.
- بعد از هر بار استفاده از دستگاه الکتروود PH ارائه شده را با آب مقطر خوب شستشو داده و در محلول KCL قرار دهید.
- هرگز الکتروود را در حمام اولتراسونیک قرار ندهید.
- هرگز نوک الکتروود را با وسایل زبر، خراش ندهید. این کار باعث صدمه به غشای شیشه ای الکتروود می گردد.
- مواظب باشید که الکتروود دستگاه، خشک نشود. در صورت رعایت نمودن این مطالب شرکت در قبال خرابی سنسور مسئولیتی ندارد