



آرین اندیش آروین

(با مسئولیت محدود)

شماره ثبت: ۴۳۸۷۵۸

HOOD LAMINAR FLOW II

ایمنی

تولید کننده

شرکت آرین اندیش آروین

آدرس: تهران ، خیابان اشرفی اصفهانی ،

۳۵ متری گلستان ، پلاک ۱۰۲ ، واحد ۸

تلفن: ۴۴۴۷۴۶۵۸-۴۴۴۷۴۰۶۶-۴۴۴۷۳۹۹۲

فکس: ۴۴۶۲۱۹۴۴

www.arian-andish.com

info@arian-andish.com

دستور العمل های ایمنی

- ۱- از قرار دادن دستگاه در محل های مرطوب و زیر نور خورشید خودداری فرمائید .
- ۲- از ضربه شدید به شیشه ها اجتناب شود .
- ۳- برای تمیز کردن شیشه های دستگاه از دستمال مرطوب و شیشه شوی استفاده فرمائید.
- ۴- از اتانول جهت تمیز نمودن شیشه ها استفاده نشود.
- ۵- کف دستگاه قابل تمیز نمودن با اتانول است .
- ۶- جهت تعویض لامپ ها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .
- ۷- در هنگام روشن بودن لامپ های UV حداقل امکان فاصله مورد نظر ۱ متر را حفظ نمائید.
- ۸- هنگام روشن بودن لامپ UV از کار زیر دستگاه خودداری فرمائید .
- ۹- از ریختن آب بروی قسمت های برقی دستگاه خودداری فرمائید .
- ۱۰- بعد از ۲ سال برای تعویض فیلتر ها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .