

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

- قبل از استفاده از دستگاه بازدید کنید که اشیاء خارجی داخل دستگاه نباشد .
- دستگاه را در سطوح کاملا مسطح قرار دهید .
- در حین استفاده دقت شود درب دستگاه کاملا بسته باشد .
- مراقب باشید مواد اسیدی به داخل دستگاه نریزد .
- از نمونه های اسیدی درصد بالا در این دستگاه استفاده نشود .
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی شود دو شاخه برق دستگاه را از پریز جدا کنید.
- از گذاشتن دستگاه در محلی که وسیله هایی با نویز بالا وجود دارد جدا خودداری نمایید زیرا نویز بالا بر روی برد دستگاه تاثیر منفی می گذارد.