

# شرایط محیطی نصب و راه اندازی



نانوفن آوران سپهر شرق  
شماره ثبت (۵۵۱۴۰)

## لایه نشانی دورانی (اسپین کوتر)

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح زیر است:

- نصب دستگاه بر روی میز آزمایشگاهی تراز شده
- محیط نصب بایستی عاری از تکان‌های دستگاه پمپ خلا و یا دستگاه‌های دیگر باشد
- محیط نصب بایستی عاری از نویزهای الکتریکی دستگاه‌های دیگر باشد
- پس از نصب بر روی میز، سطح نگهدارنده نمونه، بایستی تراز گردد.