

نحوه نگه داری از دستگاه انکوباتور

- تمامی انکوباتورها باید به طور ماهانه با محلول صابون تمیز و در صورت لزوم ضدعفونی شوند.
- زمانی که دمای انکوباتورهای بدون CO₂ خارج از محدوده قابل قبول برای واحد مورد نظر باشد، باید به کارشناس فنی اطلاع داده شده و سپس اقدامات اصلاحی مطابق موارد ذیل انجام گردد:
- منبع برق، پریز برق و کلیدهای روشن یا خاموش بررسی شوند.
- دمای تنظیمی (Set point) بررسی گردد.
- اگر دستگاه هنوز درست کار نمی کند، باید به نماینده سرویس دهنده اطلاع داده شود.
- تمام عملیات نگه داری، نظافت و تعویض سیلندر گاز کربنیک باید در جداول مربوطه ثبت گردد.

کنترل کیفیت

- حرارت انکوباتور با دماسنج کالیبره اندازه گیری و به طور روزانه و در نوبت بر روی منحنی حرارت ثبت گردد.

ایمنی کار با انکوباتور

- سیستم برق رسانی مطابق توان و ولتاژ مصرفی باشد تا احتمال وقوع هرگونه حادثه مخاطه آمیز کاهش یابد.
- در موقع تنظیم فشار و دما به نکات مندرج در دفترچه راهنما و زمان مربوطه توجه گردد.
- در هنگام کار و یا اتمام کار با دستگاه، رعایت نکات ایمنی از جمله استفاده از دستکش، خروج تدریجی بخار و در صورت لزوم استفاده از محافظ صورت ضروری می باشد.
- به منظور رعایت موارد ایمنی، کپسول های CO₂ باید به صورت ایستاده قرار گرفته و به دیوار با زنجیر سنگین، محکم بسته شوند. زمانی که از سیلندرها استفاده نمی گردد، سوپاپ ها و درپوش ها باید محکم بسته شوند، سیلندرها خالی موجود بر روی حمل و نقل کننده آنها، باید محکم با زنجیر بسته شده باشند. هرگز سیلندرها را در دمای بالاتر از ۵۲ (125°F) °C نگه داری ننمایند. سیلندرها در وضعیت افقی قرار نگیرند.