


مدل دستگاه : AFR56-1000

کوره الکتریکی آزمایشگاهی / ۱۰۰۰ درجه / با کف دوار

۱ - کلیه پوشش های خارجی دستگاه با رنگ پودری الکترواستاتیک مقاوم به خط و خش پوشش داده است که برای اکثر شرایط محیطی ایران مناسب و قابل استفاده میباشد که در صورت اعلام خریدار مبنی بر نصب دستگاه در شهرهایی دارای شرایط محیطی خاص ، بیس این پوشش ها میتوانند دچار تغییر و تعویض گردد .

۲ - این دستگاه به صورت رومیزی طرح و ساخته شده است که جهت استقرار دستگاه نیاز به یک سطح صاف با ارتفاع مناسب جهت اپراتوری میباشد . به واسطه پایه های لاستیکی قابل ریگلاژ زیر دستگاه میتوان تا حد معقولی نسبت به تراز کردن دستگاه اقدام نمود .

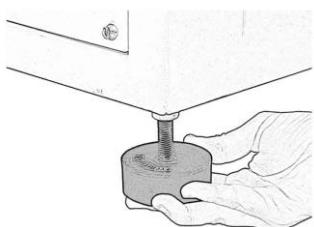

۳ - در زمان نصب دقیق گردد دستگاه از دیواره های کناری خود فاصله حداقلی ۳۰ سانتی متری را دارا باشد .

۴ - در پروسه و عملیات حرارتی هایی که بخارات و دود های مضر برای سلامت تولید میگردد بهتر است در بالای دستگاه و در فاصله تقریبی ۴۰ سانتی متری هود مکنده ای نصب گردیده تا دود حاصل از عملیات توسط این سیستم از محل خارج گردد .

۵ - دستگاه دارای توان ۵ کیلووات و به صورت تک فاز میباشد ، لذا قبل از نصب دستگاه به شبکه برق داخلی از وجود سیم ها ، فیوز ها ، و کلید هایی متناسب با جریان ذکر شده مطمئن شوید .

۶ - قبل از استفاده از دستگاه حتما دفترچه کنترلر دستگاه را مطالعه نموده و در صورت وجود ابهام با واحد خدمات پس از فروش شرکت آترا تماس حاصل فرمائید .